













KEY OVERVIEW / VUE D'ENSEMBLE DES TOUCHES / CUADRO SINÓPTICO DE LAS TECLAS

	English	Français	Español
	Long pressure: select measuring mode Short pressure: select measured variable	Pression longue: sélection du mode de mesure Pression brève: sélection de la grandeur de mesure	oprimir prolongadamente: Seleccionar el modo de medición oprimir brevemente: Seleccionar el parámetro
	Start calibration, zero adjustment or blank value measurement	Lancer la calibration, le réglage du zéro ou la mesure de la valeur à blanc	El instrumento inicia la calibración, el ajuste cero, o bien la medición del valor en blanco
	In the <i>Photometry</i> measuring mode : select program number	Dans le mode de mesure <i>Photométrie</i> : Sélection du numéro de programme	En el modo de medición <i>fotometría</i> : Seleccionar el número del programa
	Open menus / confirm entries / start measurement	Ouverture de menus / confirmation d'entrées / lancement de mesures	Acceder a los menús / confirmar el ingreso / iniciar la medición
	Call up the Configuration menu	Appeler le menu <i>Configuration</i>	Llamar el menú <i>configuración</i>
	<i>Photometry \ Concentration</i> : select citation form	<i>Photométrie \ Concentration</i> : Sélection de la forme de citation	<i>fotometría \ concentración</i> : Seleccionar la citación
	<i>Photometry \ Concentration</i> : select the unit	<i>Photométrie \ Concentration</i> : Sélection de l'unité	<i>fotometría \ concentración</i> : Seleccionar la unidad
	Switch the meter on/off	Allumer/éteindre l'appareil de mesure	Prender/apagar instrumento
	Print display contents on RS232 interface	Impression du contenu de l'écran via l'interface RS232	Transferir e imprimir el contenido del display a la interfase RS232
	Open the <i>Store</i> menu / quick storing (press twice)	Ouverture du menu <i>Enregistrement</i> / Enregistrement rapide (appuyer deux fois sur la touche)	Abrir el menú <i>Speichern (almacenar)</i> / almacenamiento rápido (oprimir la tecla 2 veces)
	Select menu items or selection / set values	Marquer les points de menu ou la sélection / régler les valeurs	Marcar la opción o la selección / ajustar los valores
	Switch to the next higher menu level / cancel input	Passage au niveau de menu immédiatement supérieur / interruption des entrées	Cambiar al nivel superior siguiente del menú / Cancelar el ingreso de datos

AVAILABLE PROGRAMS / PROGRAMMES DISPONIBLES / PROGRAMAS DISPONIBLES

V 2.02 Y

a xylem brand

Mod	Range	Prog
Al-1 TP	0.002 - 0.250 mg/l Al	323
Cl2-1 TP	0.02 - 2.00 mg/l Cl ₂	325
Cl2-2 TP	0.5 - 5.0 mg/l Cl ₂	326
Cl2-3 TP	0.02 - 2.00 mg/l Cl ₂	327
Cl2-4 TP	0.5 - 5.0 mg/l Cl ₂	328
COD1 TC (LR)	3 - 150 mg/l COD	309
COD2 TC (MR)	20 - 1500 mg/l COD	310
COD3 TC (HR)	200 - 15000 mg/l COD	311
Cu-1 TP	0.04 - 5.00 mg/l Cu	302
DEHA-1 TP	0.004 - 0.450 mg/l DEHA	335
FB436	0.5 - 50.0 m ⁻¹	43
FB517	0.5 - 50.0 m ⁻¹	44
FB610	0.5 - 50.0 m ⁻¹	45
Fe-1 TP	0.012 - 1.800 mg/l Fe	300
Fe-2 TP	0.02 - 3.00 mg/l Fe	301
MCA-1 TP	0.04 - 3.00 mg/l Cl ₂ (MCA)	345
MCA-1 TP	0.04 - 4.50 mg/l Cl ₂ (MCA)	344
MCA-1 TP: NH ₃	0.010 - 0.500 mg/l NH ₃ -N (f)	347
Mn-1 TP	0.2 - 20.0 mg/l Mn	303
Mn-2 TP	0.007 - 0.700 mg/l Mn	330
Mo-1 TP	0.3 - 35.0 mg/l Mn	304
Mo-2 TP	0.3 - 40.0 mg/l Mo	331

Mod	Range	Prog
N2H4-1 TP	0.004 - 0.600 mg/l N ₂ H ₄	329
NH4-1 TP	0.01 - 0.50 mg/l NH ₄ -N	324
NH4-1 TP: NH ₃ *	0,002 - 0,092 mg/l NH ₃ (pH 8,5)	341
NH4-2 TC (LR): NH ₃ *	0,005 - 0,447 mg/l NH ₃ (pH 8,5)	339
NH4-2 TC (LR)	0.02 - 2.50 mg/l NH ₄ -N	312
NH4-3 TC (HR): NH ₃ *	0,07 - 9,37 mg/l NH ₃ (pH 8,5)	340
NH4-3 TC (HR)	0.4 - 50.0 mg/l NH ₄ -N	313
NO2-1 TP	0.002 - 0.300 mg/l NO ₂ -N	305
NO2-2 TC	0.03 - 0.60 mg/l NO ₂ -N	318
NO2-2 TC	0.30 - 3.00 mg/l NO ₂ -N	317
NO2-3 TP	0.002 - 0.300 mg/l NO ₂ -N	334
NO3-1 TC	0.2 - 30.0 mg/l NO ₃ -N	314
Ntot1 TC (LR)	0.5 - 25.0 mg/l N	319
Ntot2 TC (HR)	10 - 150 mg/l N	320
PO4-1 TP	0.007 - 0.800 mg/l PO ₄ -P	306
PO4-2 TC	0.06 - 5.00 mg/l PO ₄	315
PO4-3 TC	0.06 - 3.50 mg/l PO ₄	316
PO4-4 TC	0.06 - 3.50 mg/l PO ₄	336
PO4-4 TC	0.06 - 3.50 mg/l PO ₄	336
Si-1 TP (LR)	0.01 - 1.60 mg/l SiO ₂	321
Si-2 TP (HR)	0.7 - 70.0 mg/l SiO ₂	307
Si-2 TP (HR)	1 - 100 mg/l SiO ₂	308

Mod	Range	Prog
Si-3 TP (HR)	1 - 75 mg/l SiO ₂	337
SO4-1 TP	2 - 70 mg/l SO ₄	322
SO4-1 TP	2 - 70 mg/l SO ₄	338

* Cannot be used with the pHotoFlex® STD.
 N'est pas applicable avec le pHotoFlex® STD.
 No aplicable con el pHotoFlex® STD.